

## ～考古遺物の原料産地推定～ 表面電離型質量分析計による高精度鉛同位体比分析

### 1.概要

高精度鉛同位体比分析法は、鉛の安定同位体比を正確に測定することにより、遺物に使用された原料の産地を推定する手法です。

鉛(Pb)は多くの同位体を持ちますが、地球誕生時から存在した質量数204、ウラン(U)やトリウム(Th)が放射壊変を起こして生成する206・207・208の4つが安定同位体と考えられています。(表1) 4つの安定同位体は、初期に存在した鉛量及びウランやトリウムと共存した時間の違いにより、産地によって比率が僅かに異なります。従って、高精度鉛同位体比分析で得られた結果と産地別の同位体比率のデータを照合することにより、出土遺物の産地推定を行うことが可能となります。

### 2.資料情報

#### 1) 主要な対象材料

- ① 銅系資料(青銅、純銅など)
- ② ガラス系資料(カリガラス、鉛ガラスなど)

#### 2) 必要量

50mg程度(鉛含有量によって異なります)

表1 U及びThの放射壊変と鉛の生成

親核種	質量数	半減期	娘核種	質量数
U	238	45億年	Pb	206
U	235	7.1億年	Pb	207
Th	232	140億年	Pb	208
***	***	***	(Pb)	(204)

### 3.装置仕様等

表面電離型質量分析装置  
(Thermo Fisher SCIENTIFIC社製/MAT262)

表2 同位体比測定精度

同位体比	206/204	207/204	207/206	208/206
測定精度*	±0.010	±0.010	±0.0003	±0.0006

\*NBS SRM981-1の日間精度から算出(±1σ)



図1 装置外観(クリーンルーム内に設置)

### 4.測定事例

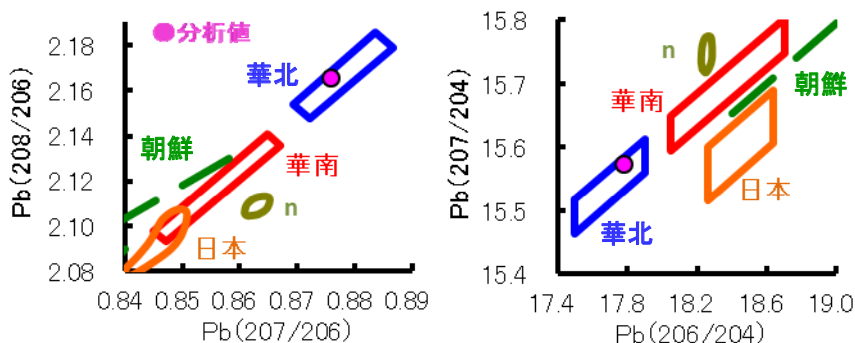


図2 東アジア地域の鉛同位体比分布図(左:A式図 右:B式図)

#### 銅鏡の分析結果(●分析値)

華北産の原料が使用されている可能性が高いと推察されました。

馬淵久夫氏・平尾良光氏らの提案する分布図との比較例

- 華北: 中国前漢鏡の領域
- 華南: 中国後漢・三國鏡の領域
- 日本: 日本産鉛の領域
- n : タイ産鉛の領域
- 朝鮮: 朝鮮半島系遺物ライン